

آنتی بادی منوکلونال ضد CD14 انسان کونزوگه با FITC

SB-019841	۵۰ تست
SB-019842	۱۰۰ تست

مشخصات فرآورده:

کلون:	SB14-46
ایزوتیپ:	IgG2b
میزبان:	موش
ایمونوژن:	منوسیت های خون محیطی انسان
واکنشگری:	انسان
شکل:	مایع
فرمولاسیون:	بافر فسفات، pH ۷/۲ حاوی ۱٪ آلومین سرم گاو، ۱٪ سدیم آزاید و ۵٪ تثبیت کننده
روش تخلیص:	این آنتی بادی از طریق کروماتوگرافی جذبی با استفاده از پروتئین G متصل به سفاروز از آسیت موش تخلیص و در شرایط بهینه با FITC کونزوگه گردید. محلول فاقد FITC آزاد می باشد.
شرایط نگهداری:	این آنتی بادی باید بصورت رقیق نشده، در جای تاریک و در ۴°C نگهداری شود. از منجمد کردن آن پرهیز کنید. مدت زمان استفاده از این فرآورده یک سال پس از تاریخ تولید می باشد.
کاربرد:	فلوسیتومتری، ایمونوفلورسانس
ایزوتیپ کنترل:	فرآورده شماره SB-019731

توصیف:

آنتی بادی منوکلونال SB14-46 با CD14 انسان که یک گیرنده سطحی ۵۵ کیلو دالتونی بوده و توسط مونوسیتها، گرانولوسیتها، سلولهای دندریتیک، ماکروفاژهاو لنفوسیتهای B بیان می شود، واکنش نشان میدهد.

موارد استفاده:

این فرآورده برای شمارش، غربالگری و پایش سلولهای CD14+ در منوسیتهای خون محیطی و بافتهای لنفوئیدی انسان کاربرد دارد. شمارش و پایش سلولهای CD14+ در تشخیص بعضی از سرطانهای خونی شامل لوسمیها و لنفوماها کاربرد دارد.

نحوه استفاده در فلوسیتومتری:

برای رنگ آمیزی لکوسیت های خون محیطی، ۱۰ میکرولیتر آنتی بادی را به ۵۰ میکرولیتر خون محیطی EDTA دار اضافه و لوله حاوی خون را به مدت ۳۰ دقیقه در مکان تاریک (درجه حرارت ۴°C) انکوبه کنید. سپس ۸۰۰ میکرولیتر بافر لیزکننده به آن افزوده و به آرامی تکان دهید. از آنتی بادی ایزوتیپ کنترل (فرآورده شماره SB-019731) با همان حجم و شرایط برای حذف سیگنالهای زمینه و واکنش های غیراختصاصی استفاده نمایید. نمونه ای از نتایج بدست آمده با این آنتی بادی در شکل زیر ارائه شده است.


خطرات احتمالی برای سلامت:

این محصول حاوی ۱٪ ماده سمی سدیم آزید می باشد. بنابراین در استفاده از آن دقت کافی به عمل آورده و از تماس مستقیم آن با پوست و چشم خودداری کنید. در صورت تماس با پوست و یا چشم، موضع را با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه نمایید.

محصولات مرتبط:

آنتی بادی منوکلونال ضد CD14 انسان (غیر کونزوگه)	SB-019851
۱۰۰ میکرو گرم	
۲۵۰ میکرو گرم	SB-019852

آنتی بادی ایزوتیپ کنترل
SB-019731

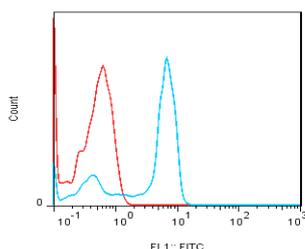

آنالیز فلوسیتومتری منوسیت های خون محیطی انسان با آنتی بادی SB-019841